

## DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS TOTALES (G1, B1, G2, B2) EN CHIA MEDIANTE HPLC-FLD

Código: PRO-LRPM-151 Emisor: DGT-DL-DLQ-LRPM

Versión: 01 Vigente: Página: 1 de 9.

## DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS TOTALES (G1, B1, G2, B2) EN CHIA MEDIANTE HPLC-FLD

REALIZADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR
Nombre y Apellido: Lic. Fabián Núñez	Nombre y Apellido: Lic. Olga Pavón	Nombre y Apellido: Dr. Alfredo Gryciuk
Lic. Carmen Lugo	Lio. Olga i avon	Br. Alliedo Gryciala
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Técnico Analista	Directora de Laboratorios	Director General Técnico
Jefa de DLQ		1/ /
Firma: Buulel	Firma:	Firma:
Colegoteasta	Camplinf.	Mulmy
Fecha: 03/10/2023	Fecha: 05 10 2023	Fecha: