



**DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS
TOTALES (G1, B1, G2, B2) EN YERBA MATE
CANCHADA MEDIANTE HPLC-FLD**

Código: PRO-LRPM-150
Emisor: DGT-DL-DLQ-LRPM
Versión: 01
Vigente:
Página: 1 de 9.

DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS TOTALES (G1, B1, G2, B2) EN YERBA MATE CANCHADA MEDIANTE HPLC-FLD

Este documento se encuentra disponible en forma física en el Laboratorio

REALIZADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR
Nombre y Apellido: Lic. Fabián Núñez Lic. Carmen Lugo	Nombre y Apellido: Lic. Olga Pavón	Nombre y Apellido: Dr. Alfredo Gryciuk
Cargo: Técnico Analista Jefa de DLQ	Cargo: Directora de Laboratorios	Cargo: Director General Técnico
Firma:  	Firma: 	Firma: 
Fecha: 03/10/2023	Fecha: 05/10/2023	Fecha: